

**Freudenberg Filtration Technologies KG**

Zentr. Wareneingang Bau 360 EG  
Tor 2 – LKW-Einfahrt

69465 Weinheim

**Material Keimzahlbestimmung /  
Legionellenbestimmung im Wasser**

Ansprechpartner: Selina Schrader

LIONEX GmbH  
Salzdahlumer Str. 196  
Gebäude 1A  
D-38126 Braunschweig, Germany  
Tel: +49-531-260 12 66  
Fax: +49-531-618 06 54  
Email: purchase@lionex.de

**WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE PROBENNEHMER!!!!!!**

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei schicke ich Ihnen die Probengefäße für die Wasserproben.

**Bitte entnehmen Sie für jede Wasserprobe mind. 101 mL Probenvolumen (Probengefäß fasst max. 150 mL).**

Die Probengefäße (mit z. B. Faserstift beschriftbar) mit den Wasserproben schicken Sie bitte **mit Express-Versand (innerhalb von 24 h) nicht an LIONEX GmbH zurück, sondern an folgende Adresse:**

LADR GmbH  
Medizinisches Versorgungszentrum  
Dr. Kramer & Kollegen  
Abt. Wasser-Abwasser-Umwelthygiene  
Lauenburgerstr. 67  
21502 Geeshacht  
Tel.: 04152/803-255  
Fax: 04152/803-351

Bitte füllen Sie für **jede Wasserprobe ein mitgeliefertes Formular** an den mit „x“ gekennzeichneten Feldern aus und legen Sie diese den Wasserproben bei.

Für eine verlässliche Wasseranalyse ist es erforderlich, dass die beprobten Probengefäße umgehend nach Beprobung verschickt werden. Zum Schutz Ihrer bakteriologischen Probe **legen Sie der Sendung vorgekühlte Kühlakkus bei.**

Hierbei sollte eine Versendung über das Wochenende vermieden werden, um Transportzeiten nicht zu verlängern. **Bitte informieren Sie uns (LIONEX GmbH) telefonisch über die Versendung der Wasserproben an LADR.**

Bitte beachten Sie, dass Sie die Probengefäße innerhalb des aufgedruckten Haltbarkeitsdatums verbrauchen (auf Etikett der Probengefäße aufgedruckt).

LIONEX GmbH  
Salzdahlumer Str. 196  
Gebäude 1A  
38126 Braunschweig  
Germany  
Fon.: +49 (0)531/2601266  
Fax.: +49 (0)531/61480654